



A new separation experience

Thermo Scientific Sorvall

Legend Micro 17&21 微量离心机

Thermo
SCIENTIFIC

Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17&21

Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 & 21微量离心机结合了强大的离心性能、优异的离心多用性和良好的人机工效设计。其结构精巧、使用方便，同时兼具卓越的产品安全性。具有通风型和冷冻型号，Sorvall® Legend® Micro 17 & 21系列离心机可为您的微量样品提供快速、安全、有效的分离。其离心容量可满足通常实验室的通量要求。

F无碳刷电机实现宁静、无震动运转；流线型外观、体积小、重量轻；操作面板直观；独特的ClickSeal自锁式生物安全转头盖，使用更安全、方便。上述特点使得 Sorvall Legend Micro 17 & 21成为一款真正好用的微量离心机，是各类分子生物学、医学实验室理想的离心工具。



独特的双排管转头无需适配器
可同时离心1.5&0.5ml微量
离心管

高效率，多功能 安全便捷

可以选择17,000 × g和21,000 × g两种离心力规格——Sorvall Legend Micro 17适合通用的分子生物学离心应用；Sorvall Legend Micro 21适合高级研究应用，可减少20%的离心时间。丰富的转头选择，可以满足分子生物学不同的微量离心试验对转速和离心容器的要求。

- ▶ 标准的24孔转头可用于所有1.5 及2.0 mL离心管，包括微量制备管
- ▶ 独特的双排管转头可以同时处理18 × 1.5/2.0 mL 和18 × 0.5 mL离心管，不必使用适配器，节省时间，方便操作
- ▶ 另外还有36 × 0.5 mL转头、PCR八联管转头、血比容转头可供选择，适合处理0.5& 0.2 mL PCR管及血比容毛细管

更快的加/减速速率，意味着在更短的时间内分离更多的样品

独特的ClickSeal® 防生物污染转头，安装转头操作方便、简单；通过CAMR第三方严格检测，完全密封，可有效防止气溶胶的泄漏，保证操作人员和环境的安全

PPSU聚合材料转头盖具有与PC和金属盖相似的机械强度和化学耐受性；透明的材质方便观察离心结果，提高使用的安全性及方便性


运行安静、噪音小（通风型<56 dBA，冷冻型<50 dBA）

直观的控制键及明亮醒目的显示面板，操作更简单、舒适

机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理



市面上第一款自锁式ClickSeal防生物污染转头盖，通过第三方机构认证保证操作人员安全

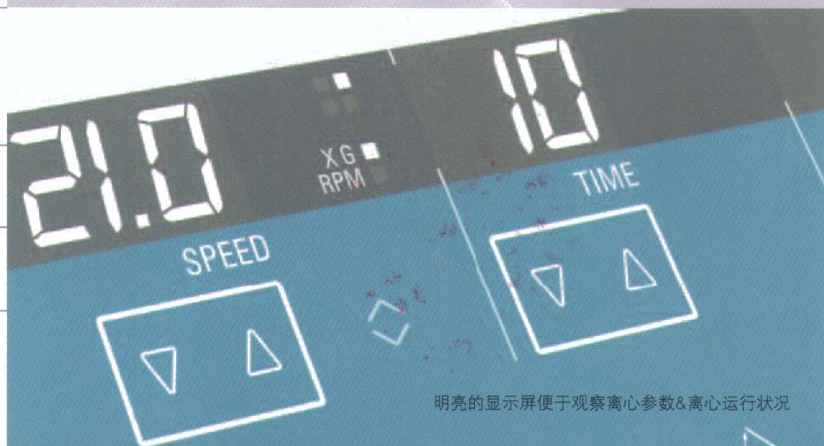

明亮的显示屏便于观察离心参数&离心运行状况



Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17&21 转头及附件

产品描述	转头 离心容量	离心管 规格	最高 转速**	最大 RCF**	货号
24 × 1.5/2.0 mL 转头 带ClickSeal防生物污染转头盖	24 × 1.5/2	11 × 50	14,800	21,100	75003424
0.5/0.6 mL微量离心管适配器 24个/包装	24 × 0.6/0.5	7 × 32	14,800	21,100	76003252
0.25/0.4 mL 微量离心管适配器 24个/包装	24 × 0.4/0.25	6 × 24	14,800	21,100	76003251
0.2 mL 微量离心管适配器 24个/包装	24 × 0.2	6 × 24	14,800	21,100	76003250
36 × 0.5 mL 转头 带旋口盖	36 × 0.5	7 × 32	14,800	19,300	75003436
双排管 18 × 2.0/0.5 mL 转头 带旋口盖	18 × 2/18 × 0.5	11 × 50	14,800	20,800	75003418
PCR 8 × 8 八联管转头 带旋口盖	64 × 0.2	6 × 24	14,800	17,100	75003489
PCR 4 × 8 八联管转头 带ClickSeal防生物污染转头盖	32 × 0.2	6 × 24	14,800	16,200	75003440
血比容转头	24 × 毛细血 比容管		14,800	16,800	75003473

备用转头盖	货号
ClickSeal防生物污染密封盖*	75003410
备用 O 型圈，用于 ClickSeal 转头盖 (75003410)	75003405
旋口盖	75003406

*用于75003424 和75003440 转头


**21系列型号的参数




▶ 24 × 1.5/2.0 mL 转头，带ClickSeal防生物污染转头盖



▶ 36 × 0.5 mL 转头，带旋口盖

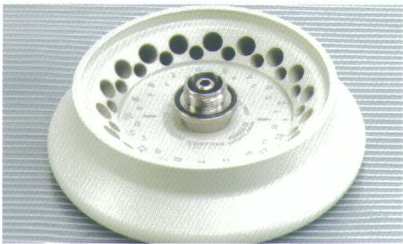

▶ 双排管 18 × 2.0/0.5 mL 转头，带旋口盖

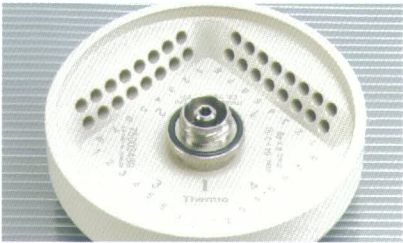

▶ PCR 8 × 8 八联管转头，带旋口盖




▶ PCR 4 × 8 八联管转头，带 ClickSeal 防生物污染转头盖



▶ 血比容转头

技术参数及订货信息

Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17&21 系列微量离心机

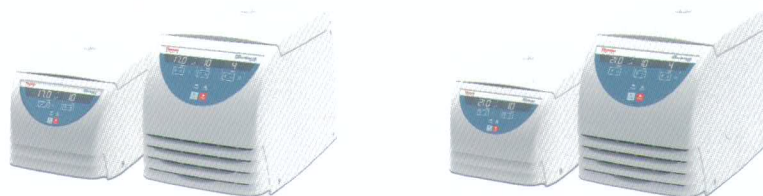

技术参数	Sorvall Legend Micro 17/17R		Sorvall Legend Micro 21/21R	
最大RCF	17,000xg		21,100xg	
最高转速	13,300rpm		14,800rpm	
噪音	56dBA (通风型), 50dBA (冷冻型)			
时间设置	1 分钟–99分钟;1分钟递增+瞬时离心和连续离心功能			
温度设置*	–9℃到 + 40℃, 1℃递增			
外观尺寸, H×W×D				
Sorvall Legend Micro 17/21	225 × 243 × 352mm			
Sorvall Legend Micro 17R/21R	330 × 295 × 445mm			

*仅限于冷冻型

订货信息	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
	Sorvall Legend Micro 17	Sorvall Legend Micro 17R
Sorvall Legend Micro 微量离心机, 包括24 x 1.5/2.0 mL 转头及ClickSeal防生物污染转头盖	75002430	75002440
Sorvall Legend Micro 微量离心机, 包括血比容转头	75002493	N/A
	Sorvall Legend Micro 21	Sorvall Legend Micro 21R
Sorvall Legend Micro 微量离心机, 包括24 x 1.5/2.0 mL 转头及ClickSeal 防生物污染转头盖	75002435	75002445
Sorvall Legend Micro 微量离心机, 包括 24 x 1.5/2.0 mL 转头和ClickSeal 防生物污染转头盖、以及双排管 18 x 2.0/0.5 mL 转头	75002487	75002489



北京来福赛思科技有限公司
Beijing Life Science Technology Co., Ltd

www.thermoscientific.com (英文) www.thermo.com.cn (中文) 800-810-5118 400-650-5118

© 2012 赛默飞世尔科技保留所有权利。所有商标均归赛默飞世尔科技及其旗下品牌所有。规格、条款和价格随时可能进行更改。并非所有产品均可在所有国家提供。详情请向您当地的销售代表咨询。

上海
上海浦东新区
新金桥路27号7号楼
邮编: 201206
电话: 86-21-6865 4588
传真: 86-21-6108 6175

北京
北京安定门东大街28号
雍和大厦西楼7层
邮编: 100007
电话: 86-10-8419 3588
传真: 86-10-8419 3583

广州
广州东风中路410-412号
时代地产中心3001-04
邮编: 510030
电话: 86-20-8314 5188
传真: 86-20-8348 6621

成都
成都临江西路1号
锦江国际大厦1406
邮编: 610041
电话: 86-28-8554 5388
传真: 86-28-8503 2858

沈阳
沈阳市沈河区惠工街10号
卓越大厦3109室
邮编: 110013
电话: 86-24-3109 6388
传真: 86-24-3109 6368

BRCFGMICRO17&21ZH0312

Thermo
SCIENTIFIC

Part of Thermo Fisher Scientific